



## 抗荧光淬灭封片剂

**产品名称：**抗荧光淬灭封片剂

**产品编号：**AR-0851

**产品形式：**本品为即用型工作液，5ml/瓶

### 产品简介：

抗荧光淬灭封片是一种用于减缓荧光淬灭的封片试剂。可以用于减缓各种常见荧光染料的荧光淬灭。按照每个样品需封片剂50ul计算，可用于100个样品的封片。可用于荧光染色和常规染色。

### 使用方法：

#### 1、贴壁细胞样品：

- (1) 经显色、复染，用蒸馏水冲洗后，吸尽液体。
- (2) 趁切片湿润未干时，用移液器滴一滴（约50ul）抗荧光淬灭封片液于载玻片上，盖上贴有细胞的盖玻片，尽量避免气泡。
- (3) 在荧光显微镜下观察细胞样品。

#### 2、组织切片：

- (1) 经显色、复染，用蒸馏水冲洗后，吸尽液体。
- (2) 趁切片湿润未干时，用移液器滴一滴（约50ul）抗荧光淬灭封片液于载玻片上，盖上盖玻片，尽量避免气泡。
- (3) 在荧光显微镜下观察组织切片。

### 使用范围：

染色后经AEC、AP-RED以及BCIP/NBT染色(核快红复染)等适合水性封片剂的显色剂显色及复染后的封片。

**保存条件：**-20℃保存，一年有效。

### 注意事项：

- 1、水溶性封片剂封片后不适合长期保存、盖玻片容易脱落。
- 2、荧光物质均易发生淬灭，染色后的玻片宜尽快观察，避光保存。
- 3、在使用抗淬灭封片液的情况下可以减缓淬灭，但仍宜尽量避光。
- 4、避免与皮肤或眼睛接触，为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。