



## 液体石蜡封片剂

**产品名称：**液体石蜡封片剂

**产品编号：**AR-0841

**产品形式：**本品为即用型工作液，每瓶 100ml。

**使用方法：**组织切片经显色、复染后，用蒸馏水冲洗，甩去水分，经梯度酒精脱水干燥，  
(二甲苯透明)，滴加 2~3 滴液体石蜡封片。

**保存条件：**常温保存。

**有效期：**按保存条件存放，可长期使用。

**注意事项：**避免与皮肤或眼睛接触。

**使用范围：**免疫组织化学染色经 DAB、BCIP/NBT 显色剂显色及复染后的封片。

**产品信息：**

编号	名称	规格	价格
AR-0811	中性树胶封片剂	100 ml	60.00
AR-0821	甘油-TBS 封片剂	100 ml	55.00
AR-0831	甘油-PBS 封片剂	100 ml	45.00
<b>AR-0841</b>	<b>液体石蜡封片剂</b>	<b>100 ml</b>	<b>55.00</b>